



**SENARAI SEMAK LOCAL EXHAUST VENTILATION (LEV) BULANAN  
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)**

| Maklumat Am         |   |
|---------------------|---|
| No LEV.             | : |
| Lokasi              | : |
| Nama Pemeriksa      | : |
| Jawatan             | : |
| Tarikh pemeriksaan  | : |
| Tandatangan dan cop | : |

| Komponen                                                                                                     | Hasil |       |     | Ulasan/Tindakan diperlukan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------------------------|
|                                                                                                              | Ya    | Tidak | N/A |                            |
| <b>Hoods</b>                                                                                                 |       |       |     |                            |
| 1. Tiada bahan yang menghalang aliran udara.                                                                 |       |       |     |                            |
| 2. Ruang kerja kebuk wasap tidak digunakan untuk menyimpan bahan seperti bahan kimia, peralatan dan radas.   |       |       |     |                            |
| 3. Ruang kerja dalam keadaan kering.                                                                         |       |       |     |                            |
| 4. Semua bahan kimia dan peralatan diletakkan sekurang-kurangnya enam inci dari bahagian depan <i>hood</i> . |       |       |     |                            |
| 5. Penunjuk aliran udara <i>hood</i> berfungsi dengan baik.                                                  |       |       |     |                            |
| 6. Lampu berfungsi dengan baik.                                                                              |       |       |     |                            |
| 7. Tiada peningkatan bahan kimia terbebas keluar dari <i>hood</i> .                                          |       |       |     |                            |
| 8. Bahagian belakang <i>hood</i> tidak dihalang.                                                             |       |       |     |                            |
| 9. <i>Sash</i> boleh dibuka dan ditutup dengan baik.                                                         |       |       |     |                            |
| 10. <i>Sash</i> berada pada atau di bawah paras minimum yang ditetapkan.                                     |       |       |     |                            |
| 11. <i>Sash</i> sentiasa ditutup apabila tidak digunakan.                                                    |       |       |     |                            |
| <b>Saluran Udara (<i>Ducting</i>)</b>                                                                        |       |       |     |                            |
| 1. Tiada kerosakan fizikal pada saluran.                                                                     |       |       |     |                            |
| 2. Tiada kebocoran yang kelihatan pada saluran.                                                              |       |       |     |                            |
| 3. Saluran berada dalam keadaan baik.                                                                        |       |       |     |                            |
| 4. Tiada tanda-tanda hakisan pada saluran.                                                                   |       |       |     |                            |
| <b>Kipas (<i>Fan</i>) (<i>Pemerhatian sendiri dari jarak terdekat yang selamat.</i>)</b>                     |       |       |     |                            |
| 1. Bunyi atau getaran berlebihan daripada <i>bearing</i> .                                                   |       |       |     |                            |
| 2. Bunyi atau getaran berlebihan daripada tali kipas atau sambungan ( <i>couplina</i> ).                     |       |       |     |                            |

**\* Penyimpanan Rekod**

Borang ini hendaklah disimpan bersama laporan pemeriksaan dan ujian menyeluruh bagi tempoh dua belas bulan serta rekod penyelenggaraan sistem, sama ada dalam buku log fizikal atau sistem pangkalan data elektronik. Semua rekod ini mesti disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun.